

蔗糖(sucrose)含量(蒽酮比色法)试剂盒说明书

(货号: BP10266W 微板法 96样 有效期: 9个月)

一、指标介绍:

蔗糖是光合作用的主要产物,广泛分布于植物体内,特别是甜菜、甘蔗和水果中含量极高。蔗糖由 葡萄糖和糖脱水缩合形成,易溶于水较难溶于乙醇。

在酸性条件下,将蔗糖水解生成果糖和葡萄糖,采用蒽酮比色法,生成的产物在 620nm 下有特征吸收峰,进而计算出蔗糖的含量。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项	
试剂一	液体 2mL×1 支	4℃保存		
试剂二	粉剂4瓶	4℃避光保存		
			1. 临用前称量取出 2mg 标准品至一新	
			EP 管中;	
			2. 再加 2mL 蒸馏水溶解即 1mg/mL 标准	
标准品	粉剂1支	4℃保存	品;	
			3. 再用蒸馏水稀释成 0.3mg/mL 蔗糖标	
			准品溶液,备用(现配现用,三天内用完);	
			4. 保存周期与试剂盒有效期相同。	

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、**乙醇、浓硫酸**、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

建议:选取样本做几个梯度的稀释,选取适合本次实验的稀释倍数 D。

1、样本提取

① 组织样本:

称取 0.1g 样本 (若是干样,如烘干烟叶等可取 0.05g;若是水分充足的样本可取 0.2g),先加入 0.8mL 的 80%乙醇(自备:取 80mL 乙醇溶于 20mL 蒸馏水中),冰浴匀浆,倒入有盖离心管中,再用 80% 乙醇冲洗研钵并转移至同一 EP 管中,使 EP 管中粗提液终体积定容为 1.5mL (若用自动研磨机可直接加入 1.5mL 的 80%乙醇研磨);置 50%C水浴 20min(封口膜缠紧,防止液体散失,且间隔 2min 振荡混匀一次),冷却后(若有损失,可加 80%乙醇补齐至 1.5mL), 12000rpm,室温离心 10min,取上清液备用。

② 液体样本:

澄清的液体样本直接检测, 若浑浊则需 12000rpm, 室温离心 10min, 取上清液备用。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 620nm。
- ② 调节水浴锅至 95° C,**工作液**的配制: 临用前在一瓶试剂二中加入 1.5mL 蒸馏水后, 缓慢加入 8.5mL 浓硫酸, 充分溶解(若难溶解, 70° C加热溶解; 剩余试剂 4° C保存一周)。
- ③ 上清液稀释: 可先取 2 个样本预测, 确定适合本批样本的稀释浓度 D: 叶片类样 本可稀释 10 倍, 含糖量高的果肉类样本可稀释 20 倍左右。
- ④ 在 EP 管中依次加入:

网址: www.bpelisa.com



试剂 (µL)	测定管	标准管 (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
样本	40		
标准品		40	
蒸馏水			40
试剂一	20	20	20

务必混匀 (可用枪吸打混匀), 95℃煮沸 10min (盖紧, 防止水分散失)

工作液 360 360 360

混匀, 95°C水浴 10min(封口膜缠紧,防止水分散失), 冷却至室温后,取 200μ L 转移至 96 孔板中,于 620nm 读取吸光值 A, $\Delta A=A$ 测定管-A 空白管。

【注】: 如果 ΔA 大于 1,需要将样本用蒸馏水稀释(严禁稀释加热反应后的混合液, 否则会出现浑浊现象),计算公式中乘以相应稀释倍数 D。

五、结果计算:

1、按照重量计算:

蔗糖含量 $(mg/g = 1)=(C 标准 \times V1) \times \Delta A \div (A 标准-A 空白) \div (W \times V1 \div V) \times D$ =0.45 $\times \Delta A \div (A 标准-A 空白) \div W \times D$

2、按照体积计算:

蔗糖含量(mg/mL 液体)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷V1×D =0.3×ΔA÷(A 标准-A 空白)×D

3、按照蛋白浓度计算:

蔗糖含量(mg/mg prot)=(C 标准×V1)×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷(Cpr×V1÷V)×D =0.45×ΔA÷(A 标准-A 空白)÷Cpr×D

C 标准---蔗糖标准品浓度, 0.3mg/mL;

D---稀释倍数,未稀释即为 1;

V---加入提取液体积, 1.5mL;

V1---加入样本体积, 0.02mL;

W---样本鲜重, g;

Cpr---蛋白浓度 (mg/mL); 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com